



INSTRUKSI PENGGUNAAN ALAT

INKUBATOR

PROGRAM STUDI GIZI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

1. Hubungkan kabel power ke stop kontak.
2. Nyalakan alat
3. Atur suhu dalam inkubator dengan menekan tombol set.
4. Sambil menekan tombol set, putarlah tombol di sebelah kanan atas tombol set hingga mencapai suhu yang diinginkan.
5. Setelah suhu yang diinginkan selesai diatur, lepaskan tombol set. Inkubator akan menyesuaikan setingan suhu secara otomatis setelah beberapa menit.
6. Siapkan sampel (kultur mikroorganisme) yang akan diinkubasikan, kemudian letakan dalam rak yang terdapat dalam inkubator tersebut.
7. Kemudian masukkan media pembiakan berisi mikroorganisme (sampel kultur) yang akan mau di inkubasi. Jika menggunakan cawan petri, maka bungkus dengan kertas terlebih dahulu.