



INSTRUKSI PENGGUNAAN ALAT

MIKROMETER SEKRUP

PROGRAM STUDI GIZI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

1. Buka dahulu pengunci mikrometer sekrup.
2. Selanjutnya pastikan kedua poros, yakni poros tetap mikrometer dan poros geser mikrometer ketika bertemu berada di skala nonius utama mikrometer dan menunjukkan angka nol.
3. Buka rahang mikrometer sekrup selebar benda yang hendak diukur, caranya yaitu dengan memutar penggerak ke arah kiri hingga rahang terbuka selebar benda yang mau diukur.
4. Taruh benda yang akan diukur berada antara poros tetap dan poros geser, lalu kencangkan rahang hingga menjepit benda tersebut.
5. Terakhir, putarlah penguncisupaya pemutar tidak bergerak lagi, kemudian perhatikan nominal dari panjang, tebal, dan juga diameter benda tersebut.