



INSTRUKSI PENGGUNAAN ALAT

TABUNG DESIKATOR

PROGRAM STUDI GIZI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

1. Pastikan silica gel yang terdapat dalam desikator masih berfungsi (warna biru)
2. Buka tutup desikator dengan cara menggeser kesamping
3. Letakkan sampel, dan tutup kembali dengan cara yang sama
4. Setelah penyimpanan /pengeringan buka tutup desikator
5. Ambil sampel dan tutup kembali desikatornya
6. Keterangan : Jika silica gel berwarna merah muda, aktifkan dengan memanaskan silica gel dalam oven pada suhu 105⁰C sampai berwarna biru.