



## INSTRUKSI PENGGUNAAN ALAT

### TANUR ABU

PROGRAM STUDI GIZI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

1. Pastikan cawan pengabuan tidak meleleh pada saat dipanasi
2. Masukkan bahan kedalam cawan pengabuan
3. Buka pintu tanur dengan menarik tuas tanur
4. Masukkan cawan pengabuan yang terisi bahan kedalam tanur
5. Tutup pintu tanur
6. Pastikan kabel listrik tanur terhubung dengan sumber listrik
7. Hidupkan tanur dengan menekan tombol power "ON"
8. Atur (set) temperatur pengabuan yang diinginkan dengan menekan tombol "SET"
9. Setelah selesai pengabuan, matikan tanur dengan menekan tombol "OFF".
10. Biarkan beberapa waktu hingga temperatur tanur sama dengan temperatur lingkungan
11. Keluarkan bahan dari dalam tanur
12. Pastikan kabel listrik tanur tidak terhubung dengan sumber listrik.