



INSTRUKSI PENGGUNAAN ALAT

TIMBANGAN ANALITIK

PROGRAM STUDI GIZI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

1. Pastikan peralatan timbangan analitik terhubung dengan sumber listrik
2. Persiapkan bahan yang akan ditimbang dan juga alat untuk menimbangnya yaitu kaca arloji
3. Normalkan timbangan dengan menekan tombol O. Sampai dilayar tertera tulisan 0000, dan neraca siap dipergunakan.
4. Buka pintu timbangan, masukkan kaca arloji. Timbang, lalu normalkan lagi timbangan dengan menekan tombol O.
5. Masukkan sedikit demi sedikit bahan yang akan ditimbang. Timbang bahan tersebut sampai batas yang diinginkan.
6. Tutup pintu timbangan, tunggu hingga hasil yang tertera pada layar menunjukkan angka perhitungan yang akurat tidak berubah lagi. Lalu catat hasil penimbangan.
7. Buka pintu timbangan, keluarkan kaca arloji beserta hasil timbangannya.
8. Tutup kembali pintu timbangan. Normalkan kembali timbangan dengan menekan tombol O.