



INSTRUKSI PENGGUNAAN ALAT

VISKOMETER

PROGRAM STUDI GIZI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

1. Pergunakan viskometer yang sudah bersih.
2. Siapkan bahan atau cairan di dalam beaker glass 500 ml (pastikan bahan tersebut terisi dengan penuh di dalam beaker glass)
3. Pasang spindel pada alat. Nomor spindel dipilih sesuai dengan kebutuhan
4. Kemudian putar revolver untuk menurunkan spindel sampai terendam seluruhnya di dalam cairan
5. Pilih kecepatan RPM untuk perputarannya
6. Amati skala yang terlihat. Bila kecepatannya <10 , anda bisa naikan RPM nya. Sedangkan jika kecepatannya lebih dari 100 maka ganti spindelnya dengan nomor lebih besar dari sebelumnya
7. Amati kecepatan pada skala tiap 3 kali putaran
8. Setelah selesai, keluarkan bahan dari wadah, lalu bersihkan spindel viskometer